


CM-8 Plus

离心混匀一体机

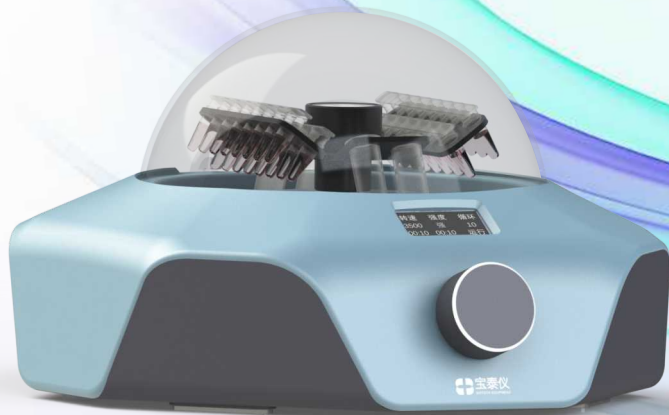

- 提升PCR实验室上机效率

离心

混匀

离心
+
混匀

运行模式随心切换 满足多种使用需求

8联管载具

1.5/2mL离心管载具



适配载具灵活选择 全能助手一台就够

智能操作 >>>>

- 复合旋钮 智能一键操作

专利号:202121409450.8

- 偏振停机 感应开盖保护

专利号:202121406810.9

匠心设计 >>>>

- 精美钻切外观 浑然天成

专利号:202130389474.0

- 分级锁紧专利 操作便捷

专利号:202110698687.0

设备参数


CM-8 Plus / 离心混匀一体机



项目	参数
离心转速	1500~4000rpm
转速调节	100rpm
运行模式	离心、混匀、离心+混匀
混匀强度等级	强、中、柔
适配载具	8联管载具、1.5/2mL 离心管载具
载具锁紧方式	快拆旋钮
载具锁紧力	多级
程序记忆	有
程序循环数	1~999
开盖停机	感应式
异常震动停机	有
电源适配器输入	AC 100~240V,1.4A,50/60HZ
最大输入功率	60W
机身尺寸	218mm×234mm×136mm
重量	≤1.5kg

测试报告

- 实验体系：
PFM5071 冻干粉
- 模板：
人基因组四重扩增检测, 24T/组。
- 实验程序：
50°C, 2min; 95°C, 5min;
50cycles (95°C, 10s; 55°C, 40s)

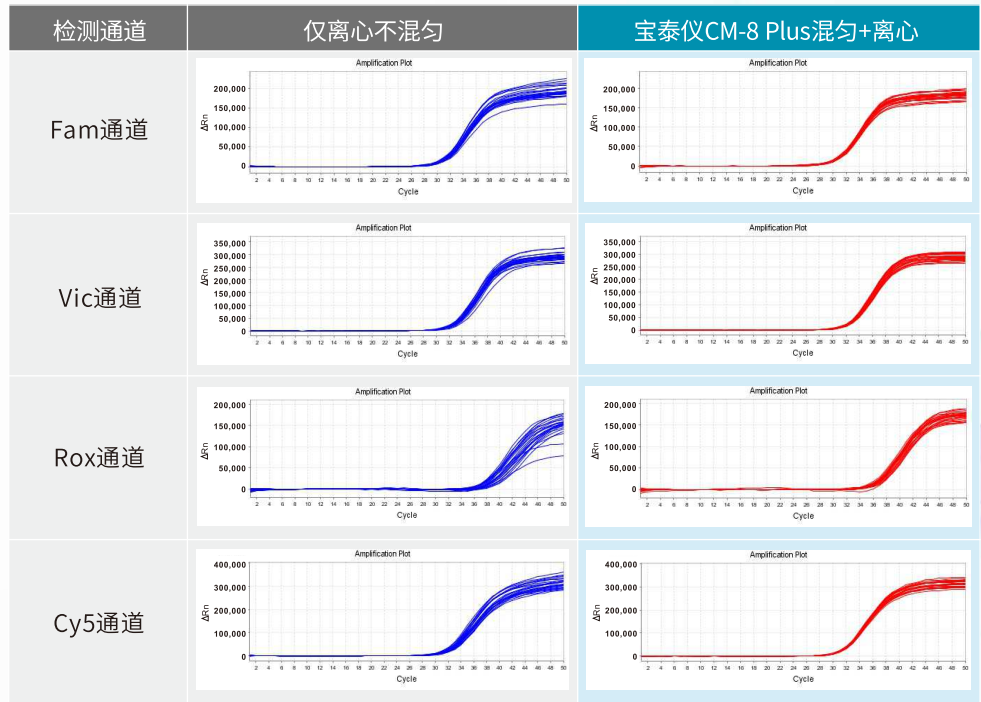

检测通道	分组信息	仅离心不混匀	宝泰仪CM-8 Plus 10个循环混匀+离心
Fam通道	平均Ct值	30.81	30.34
	Ct CV%	0.89	0.55
Vic通道	平均Ct值	31.89	31.62
	Ct CV%	1.05	0.63
Rox通道	平均Ct值	38.80	36.85
	Ct CV%	2.17	1.09
Cy5通道	平均Ct值	31.57	30.86
	Ct CV%	1.20	0.36

电话: 0756-8699969

邮箱: marketing@biori.com.cn

网址: www.zhbiote.com

地址: 珠海市香洲区南屏科技工业园屏东三路3号D栋5楼

